

Ruční kamera BRESSER MikrOkular Full HD, pol. č. 5913650

Okulárová kamera pro mikroskopy a teleskopy, s rozlišením 1920 x 1080 pixelů (Full HD)

Rozsah dodávky:

- Kamerový USB modul s ochranným víčkem, 23,2mm okulárový tubus (mikroskopy)
- Adaptéry 30 mm a 30,5 mm (mikroskopy); 31,7 mm (1,25") s pojistným šroubem (teleskopy)
- Mini USB kabel
- CD se softwarem „CamLabLite“

Instalace softwaru:

Na CD je nahraný software pro pořizování snímků určený pro Win 7 | 8.1 | 10. Dvakrát klikněte na soubor exe a postupujte podle instrukcí v průvodci instalací. Instalace ovladače není nutná. Kamera bude automaticky rozpoznána vhodnými operačními systémy platformy Windows.

Připojení kamery k mikroskopu:

Na mnoha mikroskopech můžete namísto běžného okuláru používat elektronický okulár MikrOkular Full HD. Povolte pojistný šroub okuláru (je-li osazen) a vytáhněte okulár. Pak vsuňte elektronický MikrOkular přímo do okulárového tubusu. Některé modely (např. pitevní mikroskopy) vyžadují adaptér pro průměr 30 mm nebo 30,5 mm. Vsuňte příslušný adaptér do okulárového tubusu a zajistěte jej pojistným šroubem z mikroskopu. Poté vsuňte kameru do adaptéru.

Připojení kamery k teleskopu:

Kamera se dodává s adaptérem, který vyhovuje okulárovým tubusům o průměru 31,7 mm (1,25"). Dejte kameru do adaptéru a zajistěte adaptér pojistným šroubem. Kameru s adaptérem vložte do zasunovací trubice zaostřovače a zajistěte ji pomocí pojistného šroubu z teleskopu.

Poznámka: Zajistěte, aby byla kamera s adaptérem připevněna bezpečně tak, aby nemohla spadnout do sestavy optického tubusu teleskopu!

Pořizování snímků a videa:

Připojte kameru k počítači. Spustěte software „CamLabLite“ a aktivujte okulár MikrOkular Full HD ze seznamu kamer v daném softwaru. Záběr zaostřete zaostřovačem na našem mikroskopu / teleskopu. Snímek/video pořídíte kliknutím na „Snap“ (jeden snímek) nebo „record“ (video). Zvolte místo, kam budete ukládat soubory kliknutím na tlačítko nastavení, „settings“ . Zvolte rozlišení živého náhledu, pořízených snímků či videa z příslušného menu.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede
info@bresser.de
+49 {0}2872/8074-0

